

混匀仪 MX-S

技术规格书



MX-S 是一款速度可调式旋涡混匀仪，速度范围 0-2500rpm，适合短时间（点动）或长时间连续工作，标配 12 孔试管适配器，最多一次可放置 12 个不同成分样品进行混合，外形小巧，超强防震，可广泛应用到浆料混匀工艺中。

技术参数：

设备名称型号	混匀仪 MX-S
特点	<ul style="list-style-type: none"> • 有点动模式和连续模式两种工作模式 • 标配橡胶真空吸盘脚，超强防震 • 最多一次可放置 12 个试管进行混料 • 体积小巧，操作简单
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 电源：AC 200-240V 50/60HZ • 功率：60W • 运行方式：圆周 • 周转直径：4mm • 速度范围：0-2500rpm（可调） • 转速显示：刻度
工作模式	<ul style="list-style-type: none"> • 点动模式：推动双向开关至 TOUCH 处，旋转速度调节旋钮，设置需要的转速，用试管垂直压下夹具，即可实现 • 连续模式：推动双向开关至 ON 处，旋转速度调节旋钮，设置需要的转速，即可实现（此模式下只适合 12 孔试管适配器使用） <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>点动模式</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>连续模式</p> </div> </div>

试管适配器	<ul style="list-style-type: none"> • 标配标准头：用于直径小于 30mm 的试管和小容器  <ul style="list-style-type: none"> • 标配通用圆头，$\phi 100\text{mm}$ 的圆形平板支架，与 12 孔试管适配器连用 • 标配 12 孔试管适配器，孔径 2mm，可放置 2ml 小试管  <ul style="list-style-type: none"> • 可选配 48 孔/18 孔/8 孔试管适配器，孔径分别为 6mm/10mm/20mm，详情请咨询本公司销售部门
设备外形尺寸	127mm (L) *130mm (W) *160mm (H) 
重量	约 3.5KG
质保	一年保质期，终身维护
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> • 电子设备不能用清洁剂清理 • 本仪器属于精密电子产品，工作及运输时避免剧烈震动； • 送修仪器前必须清理，避免危险物质的污染，请把仪器放回原始包装箱发送； • 当产品长期不用时，请将仪器断电存放，并置于干燥、洁净、常温、平稳的环境。